

## 组织保存液

Catalog Number# D23018-0100

### 产品描述

NGC Organoid™ 组织保存液适用于短期组织样本的保存和运输，可有效避免样本在保存或运输过程中可能出现的细胞凋亡、坏死等问题，充分保证各种组织来源类器官的培养成功率。

### 产品信息

Component	Catalog Number	Specifications	Storage & Stability
组织保存液	D23018-0100	100mL	2°C-8°C避光保存, 12 个月

### 使用说明

本品为即用型试剂，无需二次配制。使用前将试剂瓶从 4°C 环境取出，用消毒酒精表面擦拭消毒后，在超净工作台或生物安全柜内开盖即用。

使用过程中请严格确保无菌操作或者无菌分装，所用来保存样本的器具/瓶子/离心管等必须保证为无菌产品。

为尽可能降低组织运输过程中带来的外源污染，可向本品中加入 1% 终浓度的青霉素/链霉素/庆大霉素等抗菌液。

请严格按照说明书要求对试剂进行保存。

### 说明:

本产品含有活性因子成分，不适当储存会影响实际使用效果；

本产品仅适用于科研，不可用于诊断或治疗领域；

如有疑问请联系公司相关技术人员获取帮助，感谢您的使用。