

NGC organoid™

专用润洗液

Catalog Number:D23025-0100



注意！ 请严格按照说明存放和使用本产品，反复冻融或不适当保存将影响实验结果。

产品描述

本产品无菌、无抗生素，可有效降低类器官或细胞在培养、冻存和复苏等操作过程中因黏附造成的类器官/细胞丢失，适用于离心管、移液器枪头、培养皿等与类器官/细胞直接发生接触的耗材内壁的润洗。

类器官培养过程中，经常会发生类器官丢失，导致最终实验失败或者类器官数量不足，最为普遍的原因之一是类器官因黏附在实验器具的内壁而造成的丢失。因此，在类器官实验过程中，润洗液是一款必不可少的辅助试剂。

产品信息

保存

货号	名称	规格	
D23025-0100	专用润洗液	100 mL	2-8℃，6个月

操作说明

本产品为即用型试剂，无需二次配制；

使用前将试剂瓶从4℃环境取出，用酒精对表面擦拭消毒后，在超净工作台或生物安全柜内开盖即用；

实验前，根据实验用量取适量润洗液，加入离心管中备用。

注意事项

类器官操作过程中，所有离心管、移液器枪头、一次性吸管、细胞筛网等接触到类器官的耗材，操作前均需专用润洗液（Catalog: D23025-0100）润洗，以减少细胞损失。

本文件中的信息如有更改，恕不另行通知。

使用本产品即表示您接受所有条款和条件。

丹望医疗保留所有权利。除非另有说明，所有商标均为丹望医疗及其子公司所有。

本产品仅适用于科研，不可用于诊断或治疗领域

D1 Medical Technology